







Авангард российского оборудования для точного измельчения

Победитель конкурсов по качеству «100 лучших товаров России», «Сделано в России» и «Сделано в Петербурге»

## Протокол проведения испытаний № ИД 200 с ПГ 1/1

Материал: Селитра

## Раздел 1. Постановка задачи.

- **1.1 Свойства исходного материала**: Сухой, гигроскопичный,  $\rho = 0.8$  0.9 г/см3, Тпл = 200  $600^{\circ}$ ;
- **1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала**: Комки неправильной формы размером до 10 мм, сформированные из частиц размером от 0,4 до 0,7 мм;
- 1.3 Поставленная задача: Измельчение до размера от 0,2 до 0,4 мм;
- 1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Истиратель дисковый ИД 200 с Питателем ПГ 1



Рис 2. Анализатор А 20

## Раздел 2. Проведение испытаний.

- 2.1 Измельчение на Истирателе дисковом ИД 200 с Питателем ПГ 1
- 2.1.1 Вес пробы: 500 гр;
- 2.1.2 Время измельчения: 3,5 мин;
- 2.1.3 Производительность: 8,5 кг/час;

## 2.1.4 Результат:



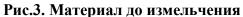




Рис.4. Продукт измельчения

Раздел 3. Результат испытаний.



Рис. 5. Распределение продукта измельчения